


PVI00592DE

Glove-Box Systeme Höchster Personenschutz

- Glove-Box zum staubfreien Befüllen und Entleeren von pharmakologisch und toxisch gefährlichen Stoffen
- Höchster Personen- und Produkteschutz
- Einfach in der Bedienung, zuverlässig im Handling und sicher in der Anwendung
- Ex-Ausführung nach ATEX lieferbar



Big-Bag Entleerung mit Glove-Box

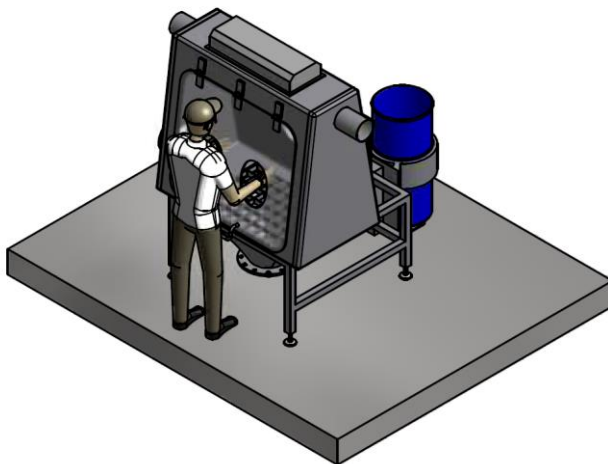

Fass-Entleerstation in Glove-Box



Flexible Glove-Box



PVI00592DE

Funktion am Beispiel von Big-Bag Entleerung mit Glove-Box


Beim Entleeren von Big-Bag's tritt an der Verbindung zum Anschlussstutzen, beim An- und Abdocken Staub oder Gas unterschiedlicher Konzentration aus. Das Containment-System von Novindustria ist in jeder Arbeitsphase geschlossen und verhindert so, nahezu vollständig die Kontaminierung des Personals und der Umgebung. Gleichzeitig ist auch der Produktschutz gewährleistet.



Entleerschlauch

Big-Bag Verschluss

Der Big-Bag Verschluss ist geöffnet. Der Entleerschlauch wird durch das Irisventil in die Kabine eingeführt.

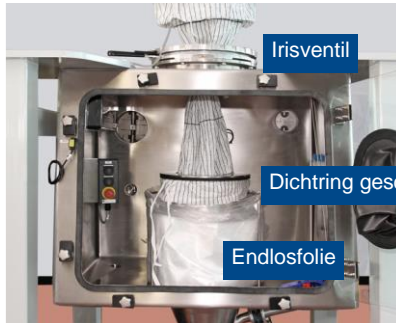

Irisventil

Dichtring geschlossen

Endlosfolie

Der Schlauch ist am Verbindungsstutzen angeschlossen. Die Entleerung des Big-Bags beginnt.



Dichtring geöffnet


Der Big-Bag ist entleert, das Irisventil geschlossen und der Dichtring hochgefahren.




Endlosfolie über den Big-Bag Auslaufschlauch nach oben ziehen, Clipband anbringen, mit dem Bandrappier das Clipband anziehen und den Überstand abschneiden.




Folie unter dem eingeschlossenen Big-Bag Schlauch fassen, hochziehen, Clipband anbringen und die Folie unter dem Clipband abschneiden.

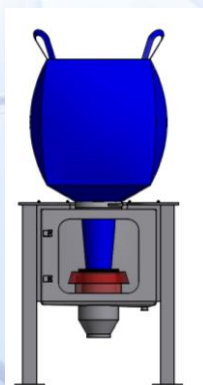

Big-Bag angedockt
Entleerstation

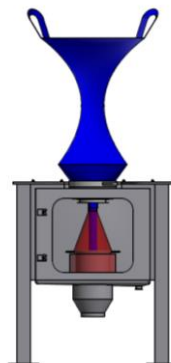

Big-Bag entleert & Auslauf
mit Endlosfolie verschlossen

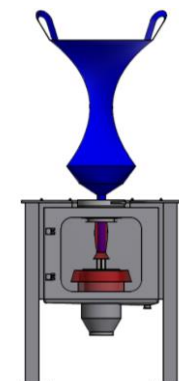

Big-Bag entleert & Auslauf
mit Endlosfolie abgeschlossen